

## 苏木素染色液

Catalog # ADR002

## **Product Information**

**Description** 苏木素是一种染核碱性染液,其染色原理是细胞核主要由脱氧核糖核酸组成,在

> DNA双螺旋结构中,两条核酸链上的磷酸基向外,使DNA双螺旋的外侧带有负电 荷呈酸性。带负电荷、呈酸性的DNA与带正电荷、呈碱性的蓝色苏木红色精结合

被染成蓝色。

即用型:36mL/瓶、500mL/瓶、1000mL/瓶; **Packing Specification** 

主要用于对组织细胞切片及涂片中的细胞核染色 **Intended Use** 

## **Additional Information**

**Detection Principle** 细胞中的细胞核是由酸性物质组成,它与碱性染料(苏木素)的亲和力较强,因

此组织切片或细胞经苏木素染色后,细胞核被苏木素染成鲜明的蓝紫色。

**Main Components** 纯水≥50%、苏木素≤0.5%、无水乙醇≤25%、硫酸铝≤2%、冰醋酸≤2%。 Storage

本产品常温储存,有效期为18个月,在有效期内的已开封染色液建议6个月内使

用完,每次用后及时拧紧瓶盖,以免挥发变质。

Sample Requirements 新鲜活检或外科样本组织,中性福尔马林固定,固定时间8~24小时,参照病理

技术规范要求要求取材、脱水、石蜡包埋并制成蜡块。涂片和石蜡切片必须充分

固定,石蜡切片要充分脱蜡。

**Usage Method** 1. 适用范围:本产品适用于手工试验,也适用于百道医疗FAIPSee-I全自动免疫

组化染色仪等仪器。无需配制,直接使用。2.操作步骤:

用于自动染色仪:将工作液放入染色仪相应容器内使用。 用于手工试验: 1.样 本准备:将石蜡切片于60℃恒温箱中烤片2小时(细胞涂片不用烤片),室温保

存备用。 2. 脱蜡与水化 ( 石蜡切片 ) : a.

石蜡切片置于新鲜二甲苯中,浸泡15分钟x2次。 b.

石蜡切片依次置于梯度酒精中(100%, 95%, 85%, 70%), 每次3分钟。 c. 蒸馏水冲洗2次,每次3分钟。3.苏木素染色:苏木素染色液染色5分钟。4.

盐酸乙醇分化:1%盐酸乙醇溶液分化10~15秒。5.

返蓝:自来水冲洗返蓝5分钟。 6. 脱水透明:依次浸泡梯度酒精 70%, 85%, 95%, 100%, 每次3分钟。二甲苯透明10分钟。7.

封片:用中性树胶对样品进行封片。

苏木素可以将组织切片和细胞涂片的细胞核染成鲜明的蓝紫色,结果分析应由有 **Explanation** 

资质的病理医师判断。

Limitation 仅供细胞和组织形态学观察染色使用。

Please note: All products are 'FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES'.